

## 胰酶-EDTA 消化液(0.25%胰酶, 含酚红)说明书

### 【产品组成】

Component	BC-CE-005	Store at
胰酶-EDTA 消化液(0.25%胰酶, 含酚红)	100ml	-20℃

### 【保存条件】

-20℃保存，一年有效。

### 【产品概述】

本产品含 0.25%胰酶、0.02%EDTA 和酚红，经过滤除菌，可直接用于细胞及组织的消化。

### 【特别说明】

1.胰酶-EDTA 消化液(0.25%胰酶)因含有 EDTA，消化能力明显强于胰酶细胞消化液（0.25%胰酶）。

2. 对于酚红可能会干扰后续的分析，推荐选择不含酚红的胰酶-EDTA 消化液(0.25%胰酶)和胰酶细胞消化液(0.25%胰酶, 不含 EDTA)。

3. 对于 EDTA 可能会干扰后续的分析时，推荐选择不含 EDTA 的胰酶细胞消化液(0.25%胰酶, 不含 EDTA)和胰酶细胞消化液(0.25%胰酶, 含酚红, 不含 EDTA)。

4. 对于胰酶特别敏感的细胞，即对于消化时间特别快、消化时间比较难控制的情况，推荐选择胰酶细胞消化液(0.05%胰酶)或胰酶细胞消化液(0.05%胰酶, 含酚红)。

### 【使用方法】

1. 贴壁细胞的消化：

a) 吸去培养液，用无菌的 PBS、Hanks 液或无血清培养液洗涤细胞一次，去除残余的血清。

b) 加入少量胰蛋白酶-EDTA 消化液，盖过细胞即可，37℃细胞培养箱放置 1-2 分钟。不同的细胞消化时间有所不同，对于贴壁牢固的细胞可适当延长消化时间。

c) 显微镜下观察，细胞明显收缩，并且肉眼观察培养器皿底部发现细胞的形态发生明显的变化；或者用枪吹打细胞发现细胞刚好可以被吹打下来。此时吸除消化液。加入含血清的细胞培养液，吹打下细胞，即可直接用于后续实验。

d) 如果发现消化不足，可加入胰酶-EDTA 消化液重新消化。

e) 如果发现细胞消化时间过长，未及吹打细胞，细胞已经有部分直接从培养器皿底部脱落，直接用胰酶细胞培养液把细胞全部吹打下来。1000-2000g 离心 1 分钟，沉

淀细胞，尽量去除胰酶细胞消化液后，加入含血清的完全培养液重新悬浮细胞，即可用于后续实验。

2. 组织的消化：不同的组织需要消化的时间相差很大，通常以消化后可以充分打散组织为宜。

#### 【注意事项】

1. 由于组织或细胞性质不同，实验人员应依据具体情况，确定最佳消化时间；消化细胞时间不宜过长，否则会影响细胞贴壁和生长状况；

2. 本产品需注意无菌操作，避免消化液被微生物污染；

3. 不宜 4℃ 长期保存，切忌反复冻融，小量使用时建议分装冻存；

4. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

#### 相关产品：

货号	产品名称	规格	保存条件
BC-M-001-500ml	DMEM/F12 (with Penicillin-Streptomycin)	500ml	2-8℃，一年
BC-M-002-500ml	DMEM/F12	500ml	2-8℃，一年
BC-M-005-500ml	DMEM (High Glucose)	500ml	2-8℃，一年
BC-M-008-500ml	Ham's F-12K Medium	500ml	2-8℃，一年
BC-M-011-500ml	Medium 199	500ml	2-8℃，一年
BC-M-014-500ml	DMEM (Low Glucose)	500ml	2-8℃，一年
BC-M-017-500ml	RPMI 1640 Medium	500ml	2-8℃，一年
BC-M-020-500ml	MEM	500ml	2-8℃，一年
BC-BPBS-01	1×PBS(0.01M,pH 7.2-7.4)	500ml	室温，一年
BC-BPBS-02	10×PBS(0.1M,pH 7.2-7.4)	500ml	室温，一年
BC-CE-001	胰酶细胞消化液(0.05%胰酶, 含 EDTA, 不含酚红)	100ml	-20℃，一年
BC-CE-002	胰酶细胞消化液(0.05%胰酶, 含 EDTA 和酚红)	100ml	-20℃，一年
BC-CE-003	胰酶细胞消化液(0.25%胰酶, 含 EDTA, 不含酚红)	100ml	-20℃，一年
BC-CE-004	胰酶细胞消化液(0.25%胰酶, 不含 EDTA 和酚红)	100ml	-20℃，一年
BC-CE-005	胰酶细胞消化液(0.25%胰酶, 含酚红和 EDTA)	100ml	-20℃，一年
BC-CE-006	胰酶细胞消化液(0.25%胰酶, 含酚红, 不含 EDTA)	100ml	-20℃，一年
BC-CE-007	青霉素-链霉素溶液(100×)	100ml	-20℃，一年
BC-CE-008-	超纯水(无菌)	500ml	室温，一年

---

500ml			
BC-CE-009	碳酸氢钠溶液(7.5%)	100ml	-20℃, 一年