

天筛® 5G 反应液

【产品名称】

中文名称: 天筛® 5G 反应液

英文名称: TOROIVD® 5G Reaction Mix

【包装规格】

货号: TS-2500 规格: 2.5mL/瓶;

【储存条件】

请于 2 - 8℃ 冷藏保存, 有效期 1 年。

【用量说明】

每次检测限量使用 1 滴, 可使用 100 次左右。

【适用范围】

仅限科学实验, 不可用于人及动物临床诊断。



【产品描述】

天筛® 5G 反应液专门为“滴瓶 PCR”设计的产品模块, 配合样品管和检测管模块即可进行简便快速 qPCR 反应体系配制, 使用过程无需依赖专业人员及专业仪器。本产品包含 qPCR 反应所需的酶及缓冲液组分, 且含有 dUTP/UNG 酶防污染系统, 无需担心 PCR 扩增产物的污染。本产品可兼容本公司配套设计的所有样品管和检测管模块, 可单独根据用量购买, 最大程度降低成本浪费。本产品稳定性高, 仅需冷藏运输和储存, 室温下即可使用, 且室温暂存 3 个月效能不变。

【使用图示】

1. 完全恢复到室温, 取下滴瓶盖。

2. 向含样本的检测管内滴入 1 滴反应液。

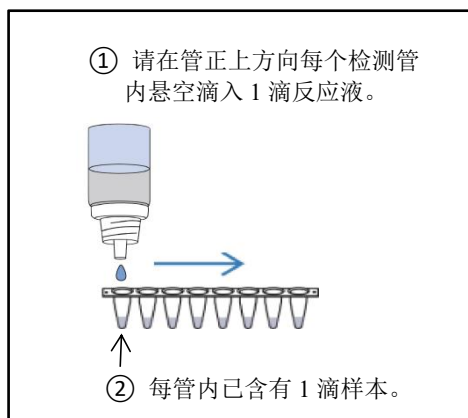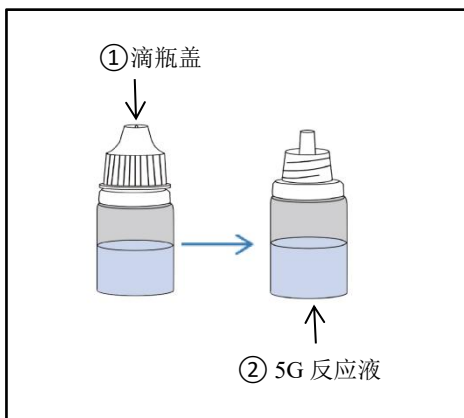

【注意事项】

1. 使用前请务必完全恢复到室温, 以免试剂不均匀影响性能。
2. 滴入到检测管之前, 请务必保证反应管内已经滴入 1 滴样本。
3. 需在管上方悬空滴加, 切勿深入管内贴壁滴加, 否则体积过大。
4. 滴加后, 请盖上检测管盖后轻弹管壁, 使得样本和反应液混合。
5. 若有使用移液器加样, 请依次贴壁加入 25μL 样本和反应液。

【订购说明】

本试剂可单独订购, 特殊体积和包装要求的请联系我司定制。

【联系信息】



天罗诊断科技江苏有限公司

TOROIVD TECHNOLOGY COMPANY LIMITED.

总部地址: 上海宝山区江杨南路 880 号新杨湾科创园 C1 栋

生产地址: 江苏如东珠江路 888 号生命健康产业园 20 号楼

邮箱: market@toroivd.com

网址: www.toroivd.cn