

X-biotech 彩色预染蛋白质分子量标准

【产品编号】：X10112

【产品规格】：250μl

【储存条件】：-20℃

【运输条件】：冰袋运输。收到后请及时放到储存条件下储存。

【储存液】：20mM Tris-H₃PO₄, pH7.5, 2mM EDTA, 1.5% (W/V) SDS, 15 % (V/V) Glycerol, 3mM DTT, 0.1% (V/V) Proclin300, 4M Urea

【描述】

X-biotech X10112 彩色预染蛋白分子量标准包含了从 10kDa 到 180kDa 共 10 种高度纯化并预染的重组蛋白质(10, 16.5, 25, 31, 41, 52, 72, 95, 130, 180kDa), 其中 72kDa 条带为橙红色, 10kDa 为绿色。标示表观分子量经过 Biorad1610363, Thermo26610 和 26614 非预染蛋白质分子量标准标定。适合作为 SDS-PAGE 和 Western 的蛋白质分子量标准。

本彩色预染蛋白质分子量标准已经配制在 1×SDS-PAGE 上样缓冲液中, 直接使用, 不要煮沸、稀释和加入还原剂处理。

根据上样孔的大小, 本彩色预染蛋白质分子量标准通常每次上样 5-10 微升 (5×1.5mm 胶孔 5ul 足够), 即可在电泳时、电泳后和转膜后观察到非常清楚的蛋白条带。


【使用方法】

1. 室温下解冻后完全溶解并轻轻充分混匀, 不要煮沸;
2. 取本产品 5ul 与实验样品同时进行聚丙烯酰胺凝胶电泳; 建议有条件的实验室在初次使用本产品时可以根据自身的实验条件和实验习惯通过预实验确定合适的上样量, 这样可以节约成本, 同时获得效果更佳的实验图片;

3. 未使用的彩色预染蛋白分子量标准保存于储存条件, 在 4℃ 可放置 2 个月。

【注意】

1. 在低浓度胶时, 低分子量蛋白会泳动于染料前缘。
2. 大分子量蛋白 Western blot 时需延长转膜时间或加高转膜电压。另外建议转膜液不添加 SDS, 若实验必须使用, 建议 SDS 浓度不要超过 0.02-0.04%。
3. 预染蛋白质在不同的缓冲体系下有不同的表观分子量, 在该缓冲体系中事先用非预染蛋白质标定, 可以大致确定蛋白质分子量。

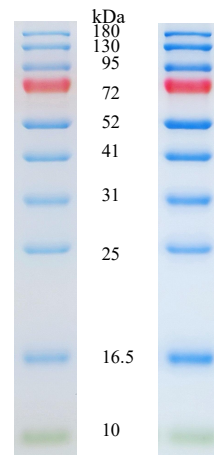

Gel 12.5%Tris-Glycine Blot

Gel type	Tris-Glycine					Bis-Tris					Tris-Acetate				
	Gel con- centration	8%	10%	12.5%	15%	4-20% (B)	4-12%	8-16%	4-20%	4-12%	8-16%	4-20%	10%	6%	3-8%
Running buffer		Tris-Glycine					MES			MOPS			Tris-Acetate		
		Apparent Molecular Weights, kDa													
		180	130	95	72	52	41	31	25	17	10	55/77/10	180	130	95
10		180	130	95	72	52	41	31	25	17	10	55/77/10	180	130	95
20		180	130	95	72	52	41	31	25	17	10	55/77/10	180	130	95
30		180	130	95	72	52	41	31	25	17	10	55/77/10	180	130	95
40		180	130	95	72	52	41	31	25	17	10	55/77/10	180	130	95
50		180	130	95	72	52	41	31	25	17	10	55/77/10	180	130	95
60		180	130	95	72	52	41	31	25	17	10	55/77/10	180	130	95
70		180	130	95	72	52	41	31	25	17	10	55/77/10	180	130	95
80		180	130	95	72	52	41	31	25	17	10	55/77/10	180	130	95
90		180	130	95	72	52	41	31	25	17	10	55/77/10	180	130	95
100		180	130	95	72	52	41	31	25	17	10	55/77/10	180	130	95